

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT BEL M/MW/L/LW SERIES



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT BEL M/MW/L/LW SERIES** (Do CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng cung cấp).

**CÂN KỸ THUẬT BEL M/MW/L/LW SERIES** Do Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh nhập khẩu và phân phối.

### Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Độ ẩm môi trường nơi sử dụng cân phải nằm trong khoảng từ 45% đến 75%.
- Nhiệt độ không khí từ +5 °C...+40°C.
- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào và hạn chế rung lắc.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn: yêu cầu quả F1 hoặc E2 thì tốt nhất.

### Ý nghĩa các phím chức năng.



Phím tắt mở cân



Phím trả cân về điểm 0, trừ bì



Lựa chọn XÁC NHẬN hoặc GỬI dữ liệu tới máy in




Phím để thiết lập các thông số của cân



Phím hiệu chuẩn cân

### Hướng dẫn cách cân.

- Điều chỉnh chân để cân thẳng bằng và điều chỉnh sao cho giọt nước vào vị trí trung tâm.
- Lắp đặt đế cân và đĩa cân.

- Mở cân bằng phím **ON/OFF**  , chờ khi cân hiển thị 0.(000)g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân đợi cân ổn định trong vòng 3 giây sau đó xem kết quả.


**Hướng dẫn hiệu chuẩn Cân kỹ thuật Bel M/MW/L/LW SERIES.**

**\* Cân hiệu chuẩn ngoài:**

**Bước 1:** Nhấn nút CAL khi đĩa cân trống, dấu gạch ngang hiển thị trên màn hình.



**Bước 2:** Khi giá trị quả cân hiệu chuẩn bắt đầu nhấp nháy, hãy bỏ quả cân lên đĩa cân

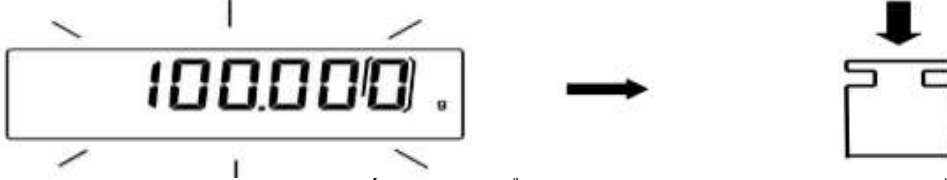


**Bước 3:** Màn hình sẽ ngừng nhấp nháy, hiển thị giá trị trọng lượng hiệu chuẩn.

**Bước 4:** Lấy quả cân hiệu chuẩn ra khỏi đĩa cân. Cân đã sẵn sàng cho hoạt động cân



**\* Cách hiệu chuẩn nhanh:**

**Bước 1:** Mở nguồn điện cân về "0". Bấm giữ nút "CAL" đến khi cân có âm thanh báo thì dừng lại nhả nút ra. Trên màn hình sẽ hiển thị chuỗi "-CAL-" theo sau là chuỗi nhấp nháy "LOAD".

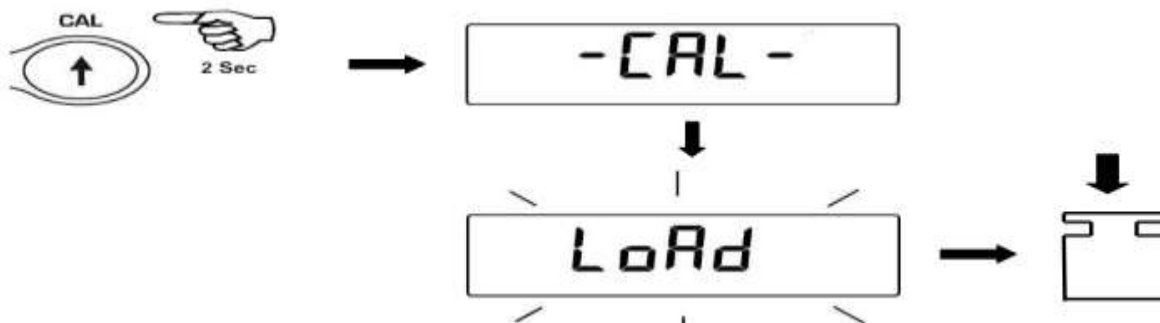


**Bước 2:** Bỏ quả cân lên giữa đĩa cân đợi trong giây lát để cân tự động calib. Thông báo "LOAD" trên màn hình sẽ ngừng nhấp nháy. Sau đó cân sẽ hiển thị trọng lượng của quả cân chuẩn.





**Bước 3:** Lấy quả cân ra và cân đã sẵn sàng hoạt động.

**Hướng dẫn cân Trừ Bì.**

Bước 1: Đặt bì lên đĩa cân. Màn hình sẽ hiển thị trọng lượng.

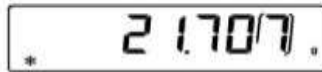

Bước 2: Nhấn nút O/T. Màn hình “O-t” sẽ được hiển thị.

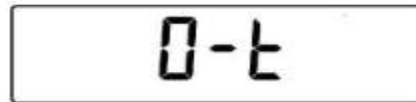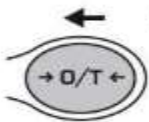

Bước 3: Sau khi đạt độ ổn định, giá trị “0,000” sẽ được hiển thị. Nếu không đạt được độ ổn định (do luồng không khí hoặc rung động hoặc các nhiễu loạn khác), dấu gạch ngang sẽ vẫn hiển thị.



Bước 4: Đặt vật cân và vì lên đĩa cân. Đọc giá trị trọng lượng trên màn hình.



\*Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím O/T (Zero/Tare) để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt.

**Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.**

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Hotline: **0915.999.111** địa chỉ trụ sở chính tại số **57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.**

Trân trọng.