

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT BEL M5 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ VẬN HÀNH CÂN KỸ THUẬT BEL M5 SERIES (Do CÔNG TY CÂN ĐIỆN TỬ THỊNH PHÁT biên soạn dựa theo tài liệu của hãng cung cấp).

CÂN KỸ THUẬT BEL M5 SERIES Do Công ty Cổ Phần Cân Điện Tử Thịnh Phát có trụ sở chính tại số 57 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh nhập khẩu và phân phối, Cân đã được phê duyệt mẫu cân nhập khẩu tại tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam.


Các bước chuẩn bị thiết bị.

- Độ ẩm môi trường nơi sử dụng cân phải nằm trong khoảng từ 45% đến 75%.
- Nhiệt độ không khí từ +5 °C...+40°C.
- Đặt cân ở vị trí tránh gió, tránh luồng máy lạnh, tránh cửa ra vào.
- Sử dụng cân đúng nguồn điện và nguồn phải ổn định.
- Quả cân chuẩn yêu cầu quả F1 thì tốt nhất.





Ý nghĩa các phím chức năng.





Khu vực 1

g	Là đơn vị đo. Nhấn vào biểu tượng, bạn có thể truy cập đơn vị đo và chọn đơn vị mong muốn.
*	Chỉ báo ổn định.
T Man	Chỉ báo trọng lượng được hiển thị.
T =	Chỉ báo giá trị bì.
	Thanh chỉ báo tương tự về cường độ đang được đo.
Max 6200g d=0.01g	Hiện thị thông số kỹ thuật của thiết bị

Khu vực 2

   	<p>Phím Menu: Nhấn vào khu vực này để truy cập menu chức năng có sẵn.</p>
	<p>Phím Cài đặt: Nhấn vào khu vực này để truy cập các menu cài đặt cân, hiển thị tùy chọn, thiết lập thiết bị ngoại vi và tùy chỉnh người dùng.</p>
	<p>Phím On/Off: Nhấn vào khu vực này để truy cập menu bật hoặc tắt cho thiết bị chế độ chờ.</p>
	<p>Phím Default: Nhấn vào khu vực này để truy cập menu người dùng và chọn nhanh mục mong muốn.</p>

Khu vực 3

 	<p>Print: Khóa kích hoạt in dữ liệu</p> <p>-0-: Đặt lại mã kích hoạt.</p> <p>-T-: Mã kích hoạt hoạt động Tare.</p> <p>Gro/Net: Chế độ hiển thị trọng lượng tịnh hoặc tổng.</p> <p>T Man: Phím nhập giá trị bì bằng tay.</p>
---	--

Hướng dẫn cách cân.


- Điều chỉnh chân để sao cho mắt nước vào vị trí trung tâm.
- Lắp đặt đế cân và đĩa cân.
- Mở cân bằng phím **ON/OFF**, chờ khi cân hiển thị 0.(000)g.
- Đặt vật cân lên chính giữa đĩa cân đợi cân ổn định trong vòng 4 giây sau đó xem kết quả.

Hướng dẫn hiệu chuẩn nhanh Cân kỹ thuật Bel M5


Đề cân có thể đo được chính xác, cân phải được điều chỉnh phù hợp với nơi sử dụng và điều kiện môi trường. Việc điều chỉnh này được thực hiện bởi chức năng hiệu chuẩn.

Bước 1: Mở nguồn đợi cân về “0”. Chọn phím “Cài đặt”  trên màn hình cân.

Bước 2: Màn hình hiển thị chọn “**Calibration menu**”. Tiếp tục nhấn vào “Calibration”.

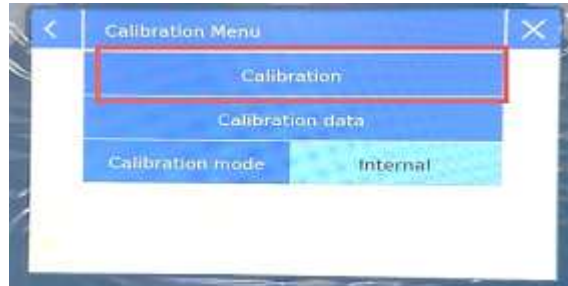

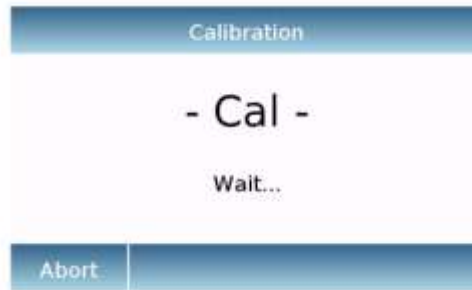


Bước 3: Màn hình hiển thị “Cal” đợi trong giây lát để cân tự động hiệu chuẩn.









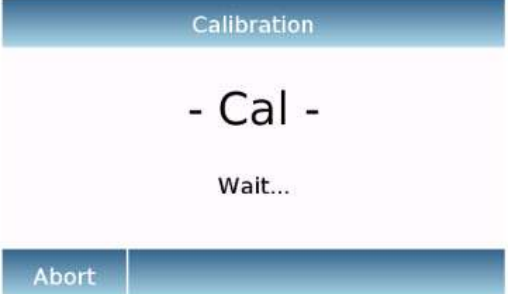


Bước 4: Sau khi hiệu chuẩn xong cân sẽ hiển thị màn hình “0”. Cân đã sẵn sàng cho hoạt động cân.

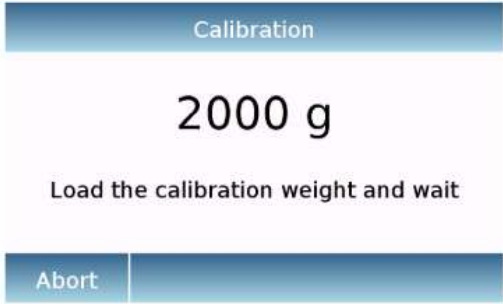Hiệu chuẩn ngoài bằng quả cân:

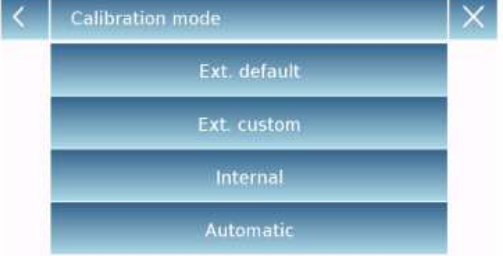Chọn phím “Cài đặt”  trên màn hình cân. Màn hình hiển thị chọn "**Calibration menu**".

	<p>Trước khi thực hiện quy trình hiệu chuẩn, Phải đảm bảo cân đặt ở vị trí cân bằng tránh rung lắc, tránh gió. Chỉnh giọt nước vào vị trí trung tâm.</p>
	<p>Calibration: Nhấn vào chữ “Calibration”, quy trình hiệu chỉnh tương ứng với chế độ hiệu chuẩn đã đặt sẽ được kích hoạt.</p>

	<p>Màn hình hiển thị khối lượng cân hiệu chuẩn. Ta tiến hành đặt quả chuẩn. Nút "Abort" để hủy quy trình hiệu chuẩn.</p>
	<p>Chờ cân nhận giá trị quả hiệu chuẩn. Nếu thao tác thành công, màn hình cân sẽ hiển thị giá trị cân đã hiệu chuẩn. Lấy vật nặng ra khỏi đĩa.</p>
	<p>Calibration date: trên màn hình hiển thị bạn xem được: - Ngày thực hiện hiệu chuẩn cuối cùng - Chế độ thực hiện - Giá trị trọng lượng được sử dụng hiệu chuẩn. Nhấn "Print" để in dữ liệu hiển thị.</p>
	<p>Calibration mode: Cân hiệu chỉnh với hai chế độ khác nhau: - External default: Chế độ hiệu chuẩn mặc định khi có lệnh hiệu chuẩn, trọng lượng được yêu cầu là mặc định của nhà sản xuất, giá trị sẽ thay đổi tùy theo mẫu cân.</p>
	<p>External custom: Hiệu chuẩn ngoại, bạn có thể đặt giá trị trọng lượng hiệu chuẩn tùy chỉnh.</p>

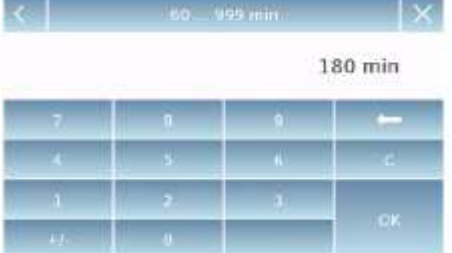	<p>Nhấn vào Cài đặt trọng lượng để đặt giá trị trọng lượng mong muốn.</p>
	<p>Internal* Bằng cách chọn chế độ hiệu chuẩn bên trong khi có lệnh hiệu chuẩn, cân sẽ được hiệu chuẩn tự động.</p>
	<p>Automatic* Khi chọn chế độ hiệu chuẩn tự động, cân sẽ tự động hiệu chỉnh khi điều kiện môi trường xung quanh thay đổi hoặc trong khoảng thời gian đã đặt. (Từ 60 phút đến 999 phút) Ngoài ra có thể hiệu chỉnh mỗi lần bạn muốn bằng cách nhấn vào phím "Calibration".</p>
	<p>Để thay đổi phạm vi hiệu chuẩn tự động, hãy nhấn phím "Phạm vi hiệu chuẩn" và đặt phạm vi mong muốn trong khoảng từ 60 đến 999 phút.</p>

Trừ Bì.

- Khi cân ở trạng thái 0.(000)g, đặt bì lên bàn cân rồi nhấn phím **T** (để trừ bì) cân tự động trừ bì và hiển thị 0.(000)g. Đặt vật cần cân lên và đọc giá trị.

*Lưu ý: Khi lấy bì ra khỏi cân, nhớ nhấn phím **-T-** để cân về trạng thái ban đầu trước khi tắt.

Vệ sinh bảo trì định kỳ cân.

Ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh cân, chắc chắn không có chất lỏng bên trong, vệ sinh cân bằng khăn ẩm hoặc sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ. Không sử dụng cân trong môi trường dung môi, hóa chất khắc nghiệt.

Khi có sự cố vui lòng liên hệ ngay Điện thoại: (028) 62.888.666 di động 0915.999.111 địa chỉ trụ sở chính tại số 57 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Trân trọng.

